

## Инструкция по применению

Транспортировка: +2 - +8°C

Хранение: +2 - +8°C

Срок хранения: при соблюдении условий хранения и транспортировки - 1 год.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор Erythrocyte lysis buffer предназначен для лизиса эритроцитов в крови и костном мозге при выделении нуклеиновых кислот.

## ПРОТОКОЛ

1. Смешайте в пробирке 3,5 мл. Erythrocyte lysis solution с 1,25 мл. для цельной цельной крови и 300 мкл. для костного мозга.
2. Перемешайте данную смесь на вортексе и инкубируйте при комнатной температуре в течении 5 минут.
3. После инкубации центрифугируйте пробы в течении 5 мин. при 3000 об/мин.
4. Тщательно отберите надосадочную жидкость.
5. На дне должен образоваться лейкоцитарный осадок, готовый для дальнейшей работы.

### **Производитель: ООО «Иноген»**

197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5  
тел. (812) 921-70-15

e-mail: [info@inogene.ru](mailto:info@inogene.ru)

[www.inogene.ru](http://www.inogene.ru)